



ZA ZDRAVU OKOLINU SVIH RADNIH MESTA

Lumitester™ Smart

Monitoring higijene
u tri laka koraka

Pristup sa bilo kog mesta uz "cloud"
skladištenje podataka.



Vizualizovanje podataka putem aplikacije

Sa **A3** detekcijom
ATP + ADP + AMP

Pouzdaniji i osetljiviji - A3 otkriva ono što drugima promakne





ČINI DA MONITORING HIGIJENE BUDE SVAKOME NAVIKA

Uz pomoć aplikacije, svako može lako proveravati čistoću




Merenje | Lak za upotrebu, rezultati u roku od 10 sekundi

STEP
1

Bris


Izvršiti uzorkovanje i bris ubaciti u držač.

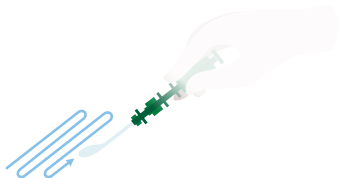

STEP
2

Merenje

Dobro protresti i ubaciti u Lumitester.

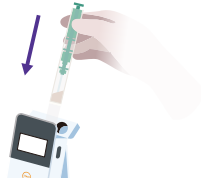

STEP
3

Analiza

Rezultati merenja (RLU) se prikazuju za 10 sekundi..




Razumevanje | Aplikacija služi da prati višestruke podatke

Snimljeni podaci mogu se prikazati u vremenskim serijama registracijom na našoj specijalizovanoj aplikaciji. Stope prolaza za inspekciju automatski se ocrtavaju tako da se poboljšanja mogu vizualizovati. Zaposleni će biti svesniji higijene i održavaće visok standard sanitarne zaštite, što će vam pomoći da izgradite veće poverenje u vaše poslovanje.



Prikaz vremenskih serija za svaku inspekciju

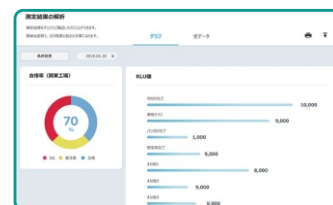


Vizuelni pregled svih rezultata kroz grafik



Konekcija | Centralizovani više-pozicijski podaci sa "cloud" upravljanjem podacima

Podaci će se čuvati na "cloud"-u i može im se pristupiti sa bilo kog dela sveta. Ovo će omogućiti brzu detekciju i odgovor na sve probleme koji mogu nastati.

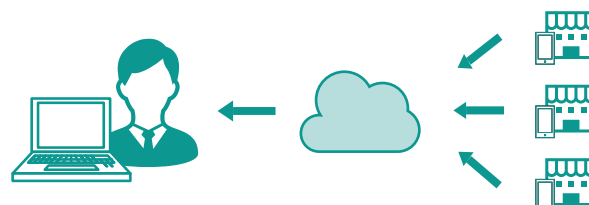

Lumitester™ Smart Product code: 1902653

LuciPac™ A3 Površina Šifra proizvoda: 1702671 100 brisevi/kit

LuciPac™ A3 Voda Šifra proizvoda: 1702672 100 brisevi/kit

Vreme merenja 10 sekundi
Izlaz podataka RLU (Relativna svetlosna jedinica)
Napajanje 2 alkalne ili niki hidridne punjive baterije (AA)
Dodatni pribor 2 alkalne baterije (AA), četka za čišćenje, USB kabl, traka, kratko uputstvo.

Uslovi čuvanja 2-8°C (Ne zamrzavati)
25°C 14 dana (Neotvoren)
30°C 5 dana (Neotvoren)

Rok trajanja 15 meseci nakon datuma proizvodnje

Ovaj proizvod ne upotrebljavati u druge svrhe sem monitoringa higijene. LuciPac A3 i Lumitester Smart. Nije namenjen brojanju opšte živih bakterija ili detektovanju specifičnih patogena

Koristiti LuciPac A3 za Lumitester Smart, PD-30 ili PD-20. Ne upotrebljavati ga sa drugim modelima.

ProMedia
Specialists In Laboratory Supplying

Kralja Petra I 114,
23300 Kikinda
tel/fax : 0230.40.11.50, 0230.40.11.40
office@promedia.rs

Veselina Masleše 1a,
23000 Zrenjanin
tel/fax : 023.580.340, 023.580.722
office_zr@promedia.rs

Milutina Milankovića 27,
11070 Novi Beograd
tel/fax: 011.344.62.09, 011.344.62.08
office_bg@promedia.rs

Knjaževačka 11,
18000 Niš
tel/fax : 018 415 13 88, 018 415 13 90
office_ni@promedia.rs

www.promedia.rs